



## ガスバーナーの使い方

### 【バーナー】

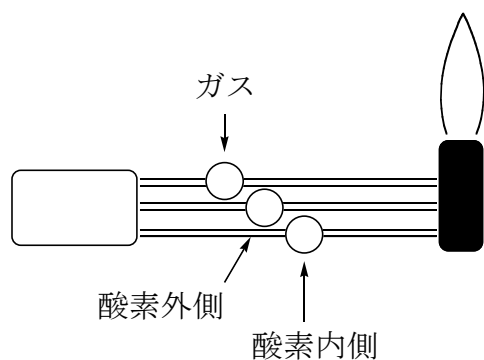

### 【酸素ボンベ】

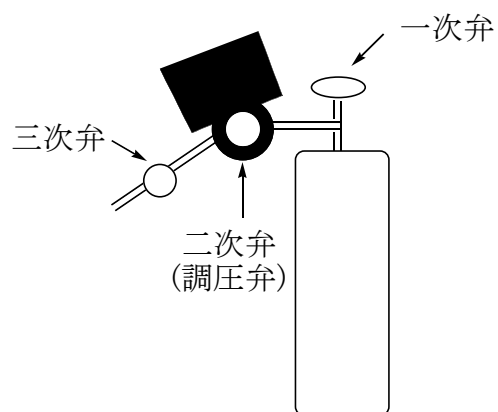

### 開始

1. 【バーナー】 コックが全て閉じていることを確認
2. 【ガ ス】 元栓を開ける
3. 【バーナー】 ガスのコックを開けて火をつける
4. 【酸 素】 一次弁を開ける（左回し）
5. 【バーナー】 酸素のコックをゆっくりと開ける（左回し）
6. ガスと酸素の比を調整し、適切な大きさの炎を作る  
酸素内側コック…細い火を作る  
酸素外側コック…太い火を作る

### 終了

1. 【酸 素】 一次弁を閉める（右回し）
2. 炎が完全に黄色くなるまで酸素を放出する
3. 【バーナー】 ガスのコックを閉めて火を消す
4. 【バーナー】 酸素のコックを閉じる
5. 【ガ ス】 元栓を閉める

注意！ 二次弁・三次弁は開けたままにしておくこと！

（二次弁は1.0気圧・三次弁は全開にしてあるはず）